



Pascal Blödow, Michael Bartel GbR

**Verkauf und Beratung von Medizin-
und Rettungstechnik**

**DIN EN 15154-4:2009-07 (DIN 12930) Sicherheitsnotduschen - Teil 4:
Augenduschen ohne Wasseranschluss; Deutsche Fassung EN 15154-4:2009**

Bei Kontakt der Augen mit Gefahrstoffen ist als Erste-Hilfe Maßnahme unverzüglich eine Augenspülung durchzuführen, um eine Schädigung der Augen zu vermeiden. Daher sollten an gefährdeten Arbeitsplätzen Augenduschen ohne Wasseranschluss fest montiert oder einsatzbereit zur Erste-Hilfe Versorgung vorgehalten werden.

Inhalt:

stabile Natriumchloridlösung (0,9%), die dem natürlichen Salzgehalt des Auges entspricht.

pH Neutrale Spüllösung wird empfohlen, wenn Säuren und alkalische Lösungen mit dem Auge oder dem Körper in Kontakt kommen.

Anwendung:

Drehen Sie die Augenschale in Pfeilrichtung, bis die Versiegelung bricht. Drücken Sie die Flasche leicht, damit die Flüssigkeit gleichmäßig austreten kann. Die Flasche dabei nicht fest zusammendrücken.

